

Opvaskefunktion

Maskine: Miele laboratorie-opvaskemaskine, model PG 8593, placeret i lokale 1674-229.

Vandkvalitet: Vask sker med almindeligt vandhanevand efterfulgt af skyl med [demineraliseret vand](#) med en ionbytningskapacitet $< 0,1 \mu\text{S/cm}$.

Sæbe: *Neodisher LaboClean FLA*. Alkalisk universalrengøringsmiddel til maskinel rengøring af glasudstyr fra laboratorier inden for medicinalbranchen samt laboratorier der beskæftiger sig med kemiske, biologiske og mikrobiologiske applikationer. Desuden velegnet til udstyr anvendt til vandanalyse og til maskinel rengøring af det normalt anvendte laboratorieudstyr af glas, rustfrit stål, plast og keramiske materialer. Produktet er ikke hensigtsmæssigt til rengøring af letmetal, ikke-jernmetal, aluminium, anodiseret aluminium og legeringer af letmetaller. Produktet indeholder ikke fosfater, overfladeaktive stoffer eller oxidationsmidler.

Neutraliseringsmiddel: *Neodisher Z*. Til maskinel opvask af instrumenter. Anvendes som neutraliseringsmiddel, når rester af fosfat, fosforsyre, kvælstofholdige forbindelser og overfladeaktive stoffer vil forstyrre efterfølgende brug og når speciel beskyttelse af materialet er nødvendigt.

Regenereringsmiddel: *Miele ProCare Universal 61* (Natriumklorid). Anvendes til regenerering af opvaskemaskinens vandblødgøringsystem. Det forhindrer kalkaflejringer, beskytter opvasken og sikrer bedre skylleeve. Blødgjort vand kræver mindre rengøringsmiddel og forbedrer det samlede vaske- og skylleresultat.

Programmer: Som udgangspunkt køres der med 3 programmer, *Standard*, *Universal* og *Intensiv*. Hvis påkrævet er det muligt at tilbyde andre programmer til specialopgaver.

- *Standard* 70°C, varighed 1,21 time. Program til let tilsmudsning og lave krav til slutskylleresultatet. Til fjernelse af vandopløselige tilsmudsninger. Delvist egnet til organiske tilsmudsninger. Ikke egnet til denaturerede rester som proteiner, uorganiske, syreopløselige rester som fx metalsalte.
- *Universal* 75°C, varighed 1,16 time. Program til let til middelstærk tilsmudsning og middel krav til slutskylleresultatet. Til fjernelse af vandopløselige og organiske tilsmudsninger samt denaturerede rester som proteiner. Delvist egnet til uorganiske, syreopløselige rester som fx metalsalte.
- *Intensiv* 80°C, varighed 1,16 time. Program til middelstærk til stærk tilsmudsning og middel til høje krav til slutskylleresultatet. Til fjernelse af vandopløselige og organiske tilsmudsninger samt denaturerede rester som proteiner. Delvist egnet til uorganiske, syreopløselige rester som fx metalsalte.